

FROILABO

Paris, le 11 avril 2001

Note aux Directeurs d'Hôpitaux à l'attention des ingénieurs biomédicaux

Objet : alerte sur les congélateurs - 80° ARTIC 500 FROILABO

Un descellement des charnières entraînant la chute violente de la porte lors de son ouverture nous a été signalé, sur un congélateur - 80° ARTIC 500 FROILABO.

Afin de prévenir la survenue de tout nouvel accident, je vous demande :

1) de recenser, sans délai, les congélateurs de ce type existants dans les laboratoires. Le risque de défaut des charnières de porte concerne, d'après le fabricant, tout particulièrement les appareils livrés en 1998. Ces appareils sont équipés de 5 charnières noires.

2) de contrôler le bon état des charnières et de **limiter l'accès** à ce congélateur si une de ces charnières s'avère visuellement fendue. Le fabricant recommande aussi de vérifier qu'une éventuelle accumulation de givre ne provoque pas de résistance à la fermeture du congélateur.

3) de contacter FROILABO (01 60 95 15 65 - services techniques et services après-vente) pour organiser rapidement l'échange de ces charnières.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la lettre originale de FROILABO

site - <http://www.hosmat.fr>